

# Easi Scopen käyttö

Tarvikkeet:


- Easi Scope-munamikroskooppi
- tietokone, jossa on USB-portti




1. Kytke Easy Scope -  
munamikroskooppi  
tietokoneen USB-porttiin



2. Käynnistä tietokoneesta  
Kamera (Camera) -  
sovellus

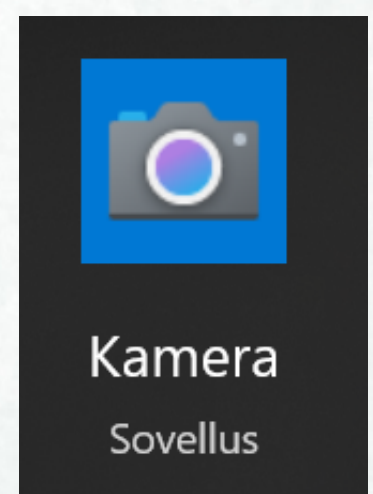


3. Vaihda tietokoneelta  
USB-kamera käyttöön

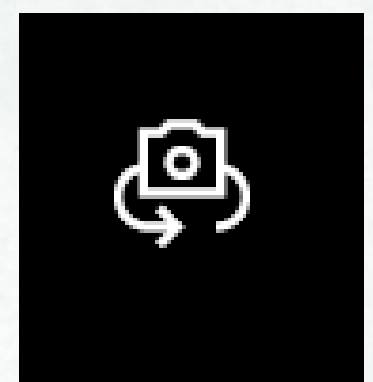

4. Säädä kuvan tarkkuutta  
Easi Scope -  
munamikroskoopin  
yläosaa kiertämällä



5. Ota kuvia Kamera-  
sovelluksessa

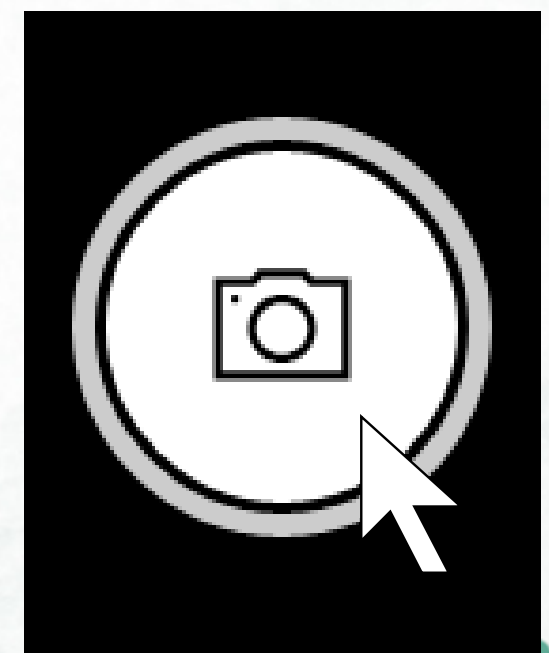

6. Ota suurennoskuvia  
tietokoneelle ja tallenna  
kuvat Powerpoint -  
esitykseen tai Word-  
dokumenttiin