

Johtokykyanturi

1. Kokoa laitteisto: byretti, ja johtokykyanturi statiiviin kiinni, magneettisekoittaja (jos on).



2. Avaa LoggerPro ja kytke johtokykyanturi tietokoneeseen esim. GoLink:n avulla. Voit käyttää valmista mittauspohjaa, jolloin voit lisätä mittausarvon suoraan taulukkoon.
3. Valitse sopiva mittausalue. Tee nopea titraus ja kokeile mikä on hyvä alue.



4. Aloita mittaus. Voit esim. selvittää tuntemattoman liuoksen konsentraation kuvajan avulla.
5. Tallenna tuloksesi Tiedosto/ Vie / CSV.

Kuva YO-koe K17

