
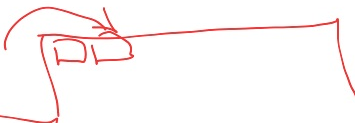


Pascan anturien käyttö

1. Puhelimesta bluetooth päälle
2. Avaa Sparkcore
3. Anturiin virta päälle (huomioi anturin koodi)
4. Paina ohjelmassa bluetooth kursorilla
5. Valitse oma anturisi → yhdistä
6. Valitse puhelimen näkymä 
7. Valitse mittaus tapa esim. 12.3
8. Valitse lista oikea anturi + suure / yksikkö
9. Mittaus käynnistys vihreästä "täpärä"

Valaistus veimalekruuden tulkiminen

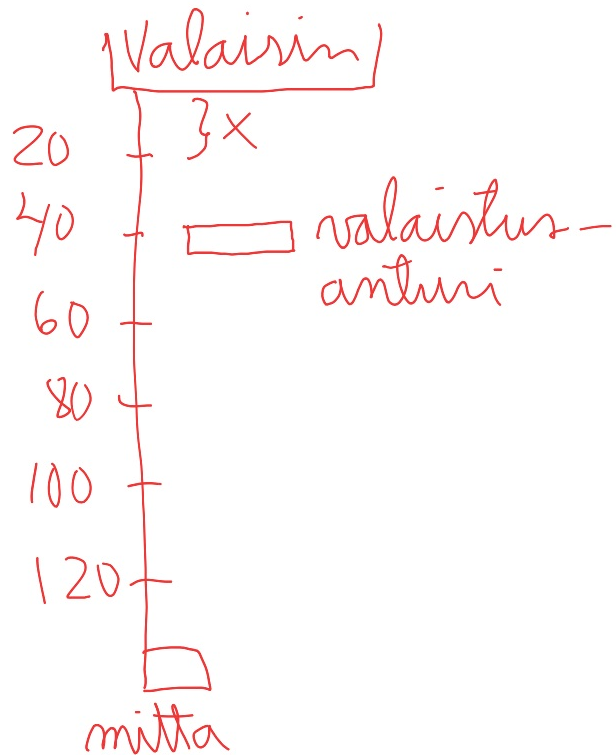

Mittauslaitteen
valaistus

<u>X / cm</u>	<u>lux</u>
20	
40	
60	
⋮	
⋮	
⋮	

A	B
Etäisyys (cm)	Valaistus (lux)
20	12000
40	9000
60	7500
80	6800
100	6200
120	5900

Valaistusvoimakkuuden riippuvuus etäisyydestä

